

INSTALLATIONS-, BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

HUGHES



HUGHES-SAFETY.COM

a Justrite® Group Company

Hughes Notduschen GmbH

Wilhelmstraße 9, D-33602 Bielefeld

Telefon: +49 (0) 5261/93 42 80

Fax: +49 (0) 5261/93 47 60

E-Mail: info@hughes-notduschen.de

Web: www.hughes-safety.com

KÖRPER- UND AUGENNOTDUSCHE MODELL OPTIFLEX 100 (DVGW)

INSTALLATION

Die Optiflex 100 ist eine auslöserbetätigte Körper- und Augennotdusche mit ummanteltem Schlauch (1,5 m lang) und einer Wand-/Standrohr-Montagehalterung. Zur Installation wird einfach die Wandhalterung mithilfe der mitgelieferten Schrauben in einer Höhe von ca. 1,4 m über dem Boden angebracht. Ein Ende des ummantelten Schlauchs wird an der Dusche und das andere Ende an der Wasserversorgungsleitung angeschlossen.

Der Wassereinlass ist mit einem 1/2-Zoll-Innengewinde versehen.

BEDIENUNG

Die Optiflex 100 ist hauptsächlich zum Abspülen kleinerer Chemikalienspritzer von Augen, Gesicht, Händen und anderen Körperteilen vorgesehen.

Die Sprühdüse ist mit einem Außenring aus Gummi ausgestattet, um den Anwender vor eventuellen weiteren Verletzungen zu schützen.

Die Optiflex 100 wird betätigt, indem das Gerät aus der Wand-/Montagehalterung entnommen und der rote Hebel gedrückt wird. Durch die rote Stufentaste lässt sich der Wasserstrom fixieren.

WARTUNG

Es wird empfohlen, die Optiflex 100 in regelmäßigen Abständen zu spülen, um Fremdkörper zu beseitigen, die sich im System angesammelt haben können. Danach sollte der Duschkopf gereinigt werden.

Zur Reinigung des Duschkopfes wird dieser von der Handdusche abgeschraubt und gründlich gesäubert (dabei darauf achten, dass die interne Gummiauflage nicht verloren geht).

OPTIONALES ZUBEHÖR:

HINWEISSCHILD

Ein Piktogramm „Augendusche“ nach EN ISO 7010 (für Wandmontage), alternativ auch als selbstklebendes Etikett

Hughes Notduschen GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Hughes Safety Showers Ltd, des seit mehr als 50 Jahren führenden Herstellers von Notduschen, Augenbädern und Dekontaminationssystemen in Europa.

Amtsgericht Lemgo Handelsregister HRB 2994
Commerzbank Lemgo
Sparkasse Lemgo

USt-IdNr.: DE 812 877 243
IBAN: DE07476400510191667500
IBAN: DE15482501100000178673

Geschäftsführer: Paul Darlington
BIC: COBADEFFXXX
BIC: WELADED1LEM